


平行度矫正操作流程

1 . 将颗粒标准块 (PartikelStandard) 安放至扫描台上。


2 . 点击摄像机图标进入视屏模式

3 . 手动转动扫描台，将图像移至标准块中心（如图所示位置）

然后，调整黑色水平线与黄色水平线，目视齐平。

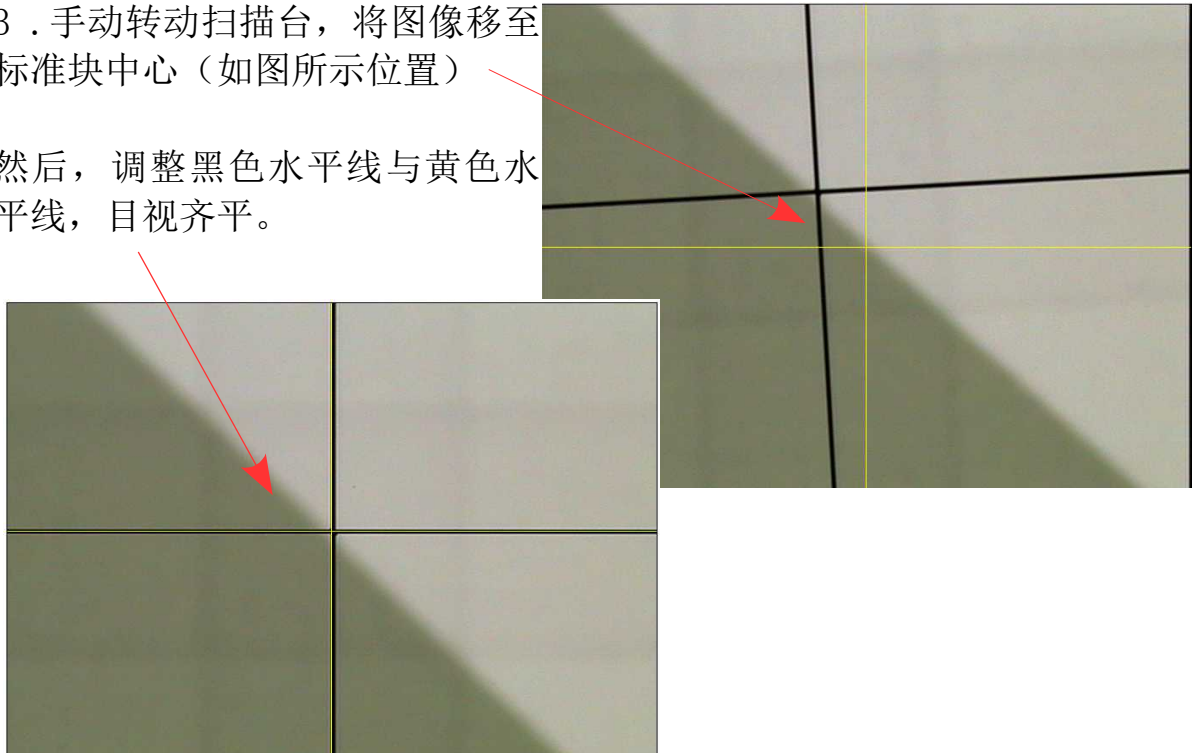


4 . 移动工作台，将标准块右上方颗粒集群调整至高出十字线如图所示位置。

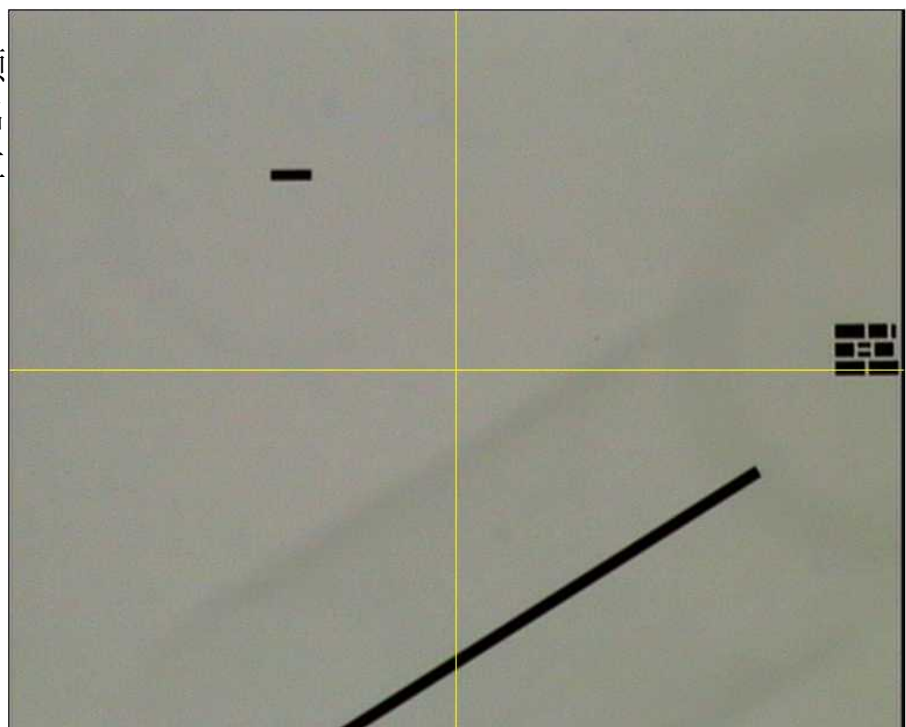

5 . 旋转X轴 （禁止旋转移动Y轴）



顺着 X 方向手动移动扫描台，使图案移动到视图左侧，如图 3 所示

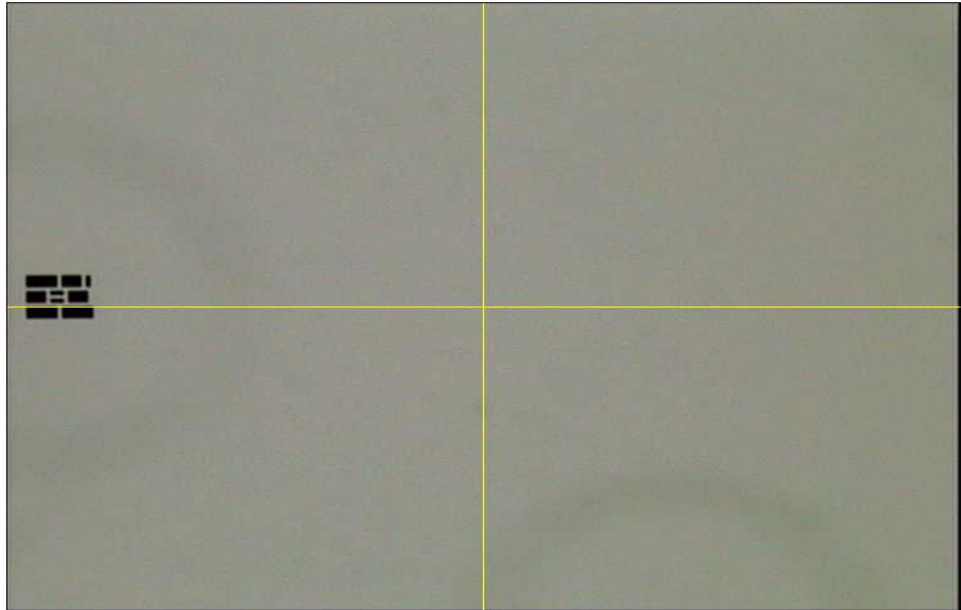



6 . 根据情况调整：

- （1）如果系统调整正确，当扫描台从右往左移动后该图案的高度不变。
- （2）如果系统未调整正确，当扫描台从右往左移动后颗粒将移动一定高度。在这种情况下，需旋松显微镜后面的旋钮，使显微镜可以旋转：

a. 如果图 1 与图 2 对比所示，请将显微镜向右（→）旋转

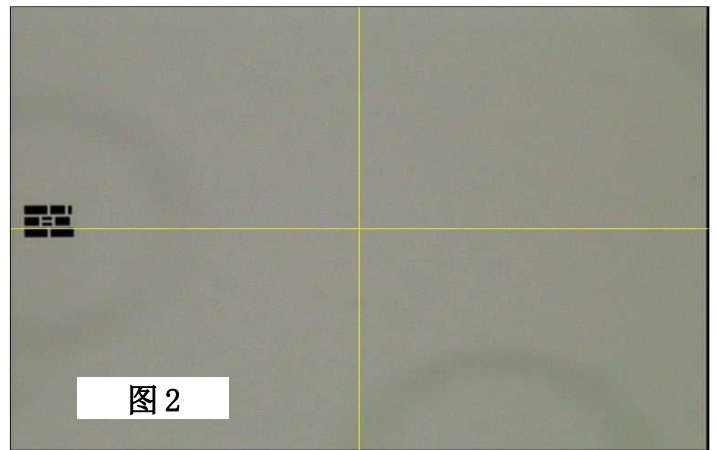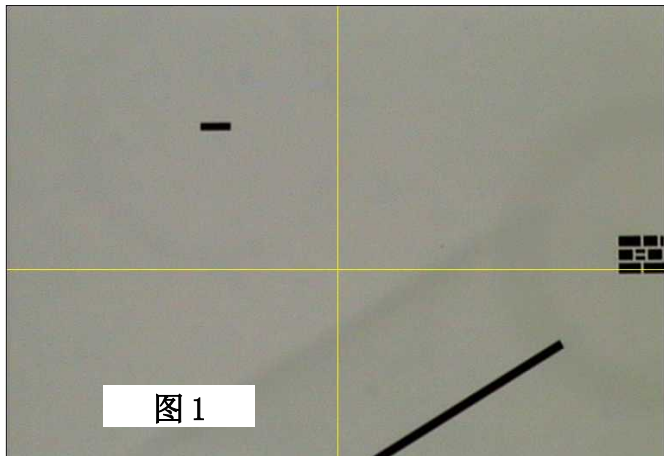

b. 如果图 3 与图 4 对比所示，请将显微镜向左（←）旋转

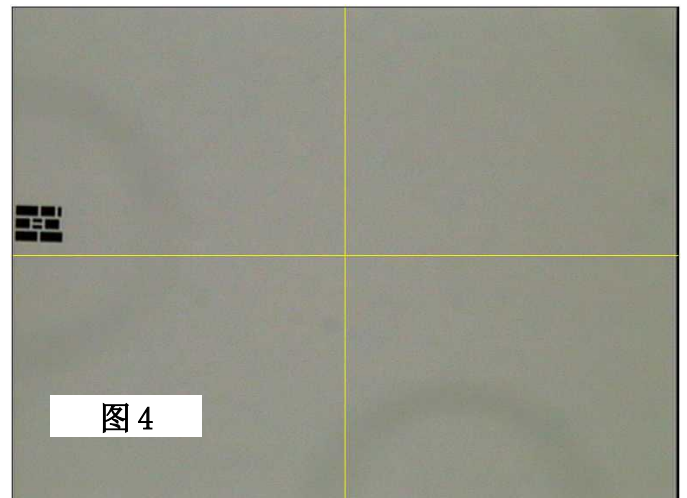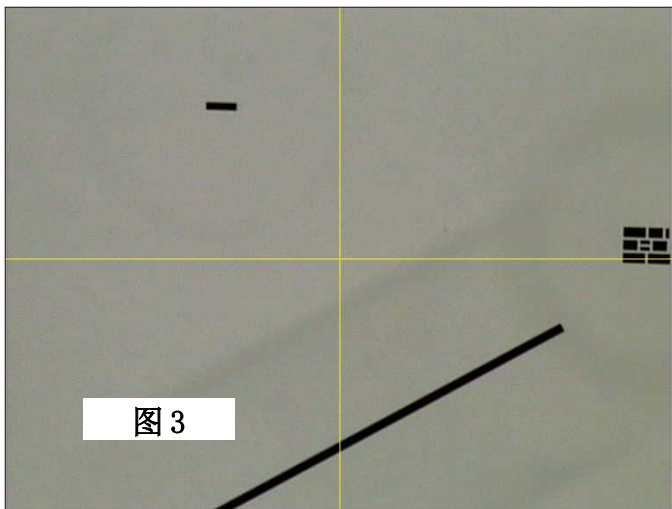


7. 旋转完成后，重复第 4—第 6 步骤，直到系统调整正确。

8. 旋紧显微镜后面的旋钮

旋紧时需将确保颗粒集群始终贴着右边线

平行度矫正完成

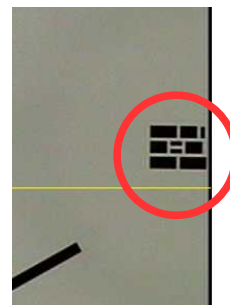

清洁度实验室 – JOMESA HFD 系统

中心坐标设置操作流程

一，找到中心位置

注意以下步骤需要通过电脑操作，不允许手动调节操作台面。

1. 点击 Super User 打开程序

2. 把标准块（particle standard）放置台面上正确位置

3. 点击相机图标，进入 Video mode，点击 On

4. 点击 Move to endswitch

5. 坐标设定“0, 0”点击 Go

6. 控制窗口的小箭头，使屏幕上的十字和标准块的十字重合在一起。

（点击图示区域，移动屏幕上的十字）

7. 点击“Extended options”

—>点击“Set actual position as center”完成中心设置。



二，扫描标准块